

UTILISATION DE L'EAU DE JAVEL À L'EFS IDF - THÉRAPIE CELLULAIRE, BANQUE DE TISSUS ET MTI

**FLACON 2 LITRES PRÊT À L'EMPLOI
9° CHLOROMETRIQUE (2,6% CHLORE ACTIF)
1 AN - À DILUER**

DILUTION 6°	DILUTION 1,2°	DILUTION 0,6°
2 V eau de javel/pour 1 V d'eau	400ml eau de javel pour 2,6 L d'eau, soit 3 L de liquide	1 V eau de javel/pour 15 V effluents
UTILISATION - Contact : 15 min - Siphons - Après rupture poche sans essuyage préliminaire	UTILISATION - Surfaces après utilisation - Matériel de ménage après utilisation - Après rupture poche si essuyage préliminaire	UTILISATION - Désinfection de Bain-Marie - Neutralisation des effluents biologiques souillés - Surface et objets après nettoyage
DÉLAI PÉREMPTION 1 SEMAINE	DÉLAI PÉREMPTION 1 SEMAINE	DÉLAI PÉREMPTION 1 SEMAINE