

BIONETTOYAGE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS DANS LES ZONES DE CLASSE B

Les produits et lingettes utilisées dans les zones de classe A, B et C sont obligatoirement stériles

Matériel / équipement	Produit	Conservation après ouverture
Incubateurs : entretien périodique (hors phase de production)	Biocide F stérile (ammonium quaternaire) 	6 mois
	+ eau stérile	Après utilisation
<u>Equipements : entretien périodique</u> → Centrifugeuses → Enceintes +4°C → Balances → Soudeuses → Microscopes → Aérobiocollecteurs → Compteurs particulaire → Agitateurs → Presses à plasma <u>PSM : entretien de routine (après manipulation et en fin de journée)</u> → Plateau → Fond → Barres / crochets	Biocide C stérile (peroxyde d'hydrogène) 	6 mois
<u>PSM : entretien périodique (tous les 15 jours)</u> → Plateau → Fond → Barres / crochets	Biocide F stérile (ammonium quaternaire) 	6 mois
	+ eau stérile	Après utilisation
Matériel / petit équipements devant entrer sous PSM Surfaces vitrées (intérieures / extérieures) des équipements Gants	Contec IPA stérile (alcool) 	6 mois